

# 200ml 无菌采样袋/均质袋

200ml Sterile Sample Bags

用于样品的均质

货号: KH2017

## 1、适用范围

应用	作用
制药/医疗器械/食品等行业	样品均质

## 2、用途

用于样品的均质。

## 3、材质

产品材质为双层料，真空 PE+尼龙制成，厚度 9-10 丝。

## 4、使用方法

- (1) 沿均质袋顶部靠近封口条一端的易撕口撕开；
- (2) 双手放置均质袋两侧；
- (3) 用力前后搓动；
- (4) 捏住均质袋两侧，打开袋子。

## 5、质量控制

测试项目	标准指标
尺寸	12*18cm
容量	200ml
外观	无杂质、无污染、无锈迹、无弯曲变形
抗折性能	被折次数 $\geq$ 5 不断

## 6、无菌性检查

培养基名称	检测结果
胰酪大豆胨液体培养基	澄清
硫乙醇酸盐流体培养基	澄清

备注: 1、胰酪大豆胨液体培养基置 20~25℃, 培养 14 天;  
2、硫乙醇酸盐流体培养基置 30~35℃, 培养 14 天。

## 7、储存条件

常温，存放于阴凉干燥处。

## 8、参考标准

/

## 9、注意事项

本产品为一次性使用且无菌，开袋时请戴无菌手套，以防袋口染菌。

为防止污染，开封后请尽快使用。

产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。

本品不得用于临床检测。

### 更多产品信息与订购请联系我们!

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：[info@kinghunt.cn](mailto:info@kinghunt.cn)

官网：[www.kinghunt.cn](http://www.kinghunt.cn)



南通凯恒生物微信公众号